

Утверждено
Приказом директора МБОУ «СШ № 14»
от 21.08.2015 г. № 474/03-02

Инструкция по охране труда *н/2* при работе с вытяжным шкафом

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.2. Данная инструкция разработана с учетом требований по охране труда.
- 1.2. Выполнение данной инструкции является обязательным для всех лиц, которые выполняют химический эксперимент в вытяжном шкафу.
- 1.3. К работе допускается лаборант при условии прохождения инструктажа по охране труда при работе с вытяжным шкафом.
- 1.4. При работе с вытяжным шкафом в кабинете химии возможно подвергнуться следующим опасным и вредным факторам: ранение острыми, стеклянными створками предметами (передняя створка шкафа); ожогам; отравление химическими веществами.

II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

- 2.1. Проверить исправность вентиляционной системы.
- 2.2. Проверить наличие тока в сети путем включения освещения в кабинете.
- 2.3. Закрыть плотно створки вытяжного шкафа.
- 2.4. Вытяжной шкаф включают не позже чем за 15 минут до начала работы.
- 2.5. Освободите рабочее место от ненужных предметов для работы.
- 2.6. Четко определите порядок и правила безопасного проведения работы.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Створки вытяжного шкафа во время работы следует держать максимально закрытыми с небольшим зазором для тяги. Открывать их разрешается только на время обслуживания установленных в шкафу приборов или при другой необходимости на высоту удобную для работы, но не более половины высоты проема.
- 3.2. Поднятые створки на время работы закрепляют с помощью имеющихся для этого приспособлений.
- 3.3. Если вытяжной шкаф имеет несколько створок, то те, которыми не пользуются, должны быть закрыты. При нарушении этого правила снижается эффективность работы.
- 3.4. Во избежание проникновения вредных газов и паров из вытяжного шкафа в помещение кабинета, вентиляцию надо отрегулировать так, чтобы в шкафу образовалось небольшое разрежение.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

- 4.1. Приведите в порядок рабочие места.
- 4.2. Закройте плотно створки вытяжного шкафа.
- 4.3. Отключать вытяжной шкаф по истечении 5 минут после окончания работы.
- 4.4. В случае обнаружения неисправностей немедленно сообщить администрации школы.
- 4.5. Тщательно вымойте руки с мылом.

V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

- 5.1. В случае возникновения аварийной ситуации прекратить все виды работы и поставьте в известность администрацию школы, учителя химии.

ИНСТРУКЦИЮ РАЗРАБОТАЛ

Учитель химии _____

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. директора по учебно-
воспитательной работе,
руководитель службы
охраны труда _____

Общественный инспектор ОТ _____